

## 6×DNA loading buffer 6×DNA 上样缓冲液

货号：SB-601      包装：5\*1 ml

### 产品简介：

DNA 上样缓冲液 (DNA loading buffer, 6X)，是一种经过适当改良的常规的六倍浓缩的 DNA 上样缓冲液。本上样缓冲液以溴酚蓝为指示剂，稀释至 1X 后比重仍然较大，上样时极易下沉，且颜色清晰可见。

本 DNA 上样缓冲液经过改良，可以室温长期保存。

### 包装清单：

产品编号	产品名称	包装
SB-601	6×DNA loading buffer 6×DNA 上样缓冲液	1 ml/管，共 5 管
	说明书	1 份

### 保存条件：

室温保存，至少一年有效。

### 注意事项：

由于 DNA 的电泳操作会接触强致癌性的溴化乙锭 (EB)，因而 DNA 上样缓冲液在长期使用过程中极易污染溴化乙锭，因此操作的时候请注意适当防护。

本产品仅限于专业人员的科学研究用，不得用于临床诊断或治疗，不得用于食品或药品，不得存放于普通住宅内。为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。

### 使用说明：

按照每 5 微升 DNA 样品加入 1 微升 DNA 上样缓冲液的比例，混合 DNA 样品和 DNA 上样缓冲液 (6X)。直接加到 DNA 胶内即可。

### 相关产品：

产品编号	产品名称	包装
SB-111	2×FastTaq PCR SuperMix	1 ml
SB-221	2*FastPfu PCR SuperMix	1 ml
SB-gelred2001	gelred	0.5 ml
SB-gelgreen2001	gelgreen	0.5 ml
SB-201	小鼠 Direct PCR 快速检测试剂盒	200 次